

Manual de uso - Carga Viral VPH Studio

Guía sencilla para gestionar pacientes, guardar versiones y generar el PDF.

Idea principal: la app reemplaza el Excel y guarda pacientes e informes por versiones. La búsqueda está en una sección propia para no cargar la pantalla de edición.

1. Inicio

1. Presiona **Crear informe nuevo** para llenar un reporte desde cero.
2. Presiona **Buscar informes** para ir a la sección de historiales guardados.

2. Buscar informes guardados

1. Entra a la pestaña/sección **Buscar informes**.
2. Busca por nombre, apellido, cédula, pasaporte, RIF u otro documento.
3. Cada paciente muestra sus versiones guardadas.
4. Presiona **Editar** para abrir una versión y modificarla.
5. Presiona **Descargar PDF** para abrir esa versión y guardarla como PDF.

3. Registrar paciente

1. Llena nombre, tipo de documento y documento.
2. Si el documento ya existe, la app reutiliza ese paciente y no lo duplica.

4. Colocar los CT

1. Busca el genotipo que aparece en el resultado de la máquina.
2. Escribe el CT numérico. Puedes usar punto o coma decimal.
3. Si no se detecta, deja la casilla vacía o escribe ND.
4. La app calcula carga viral y clasificación automáticamente.

5. Guardar versiones

1. Presiona **Guardar informe**.
2. La primera vez se crea versión 1. Si guardas otro informe del mismo paciente, se crea versión 2, 3, etc.
3. Cada versión queda con fecha y hora de guardado.

6. Generar PDF

1. Revisa las páginas del informe.
2. Presiona **Generar PDF** o usa **Descargar PDF** desde una versión guardada.

3. Elige Guardar como PDF en el navegador.

Acciones principales

Bot?n	Para qu? sirve
Editar	Abre una versi?n guardada para revisarla, corregirla o guardarla como una nueva versi?n.
Descargar PDF	Carga una versi?n guardada y abre la ventana del navegador para guardar el PDF.
Guardar informe	Registra el informe actual como una nueva versi?n del paciente.

Importante: en EasyPanel se debe configurar volumen persistente en /app/data para no perder historiales al recrear el contenedor.